

真空乾燥機の使用方法和注意事項

- ① 装置右下のスイッチを入れる。
PV のランプが点灯し装置内の温度が表示される。スイッチを入れるとすぐに加熱が始まるので注意する
- ② 温度設定を行いサンプルを入れる。
下図 PV/SV ボタンを押すと PV のランプが消灯し SV のランプが点灯する。
設定温度が表示され、 \wedge \vee のボタンで設定温度を変更する。
ENT を押すと再び PV が点灯し、設定温度まで加熱される。
加熱が始まると最初は設定温度以上まで温度が上昇し、その後設定温度で安定する。
温度が安定するまでには時間がかかるので注意する。
- ③ 真空にする。



- ④ 乾燥終了後、乾燥機内部を常圧に戻す。
- ⑤ サンプルを取り出し、スイッチを切る。